

KARTA PRODUKTU

Prysznic bezpieczeństwa z natryskiem do oczu G02-PED - cały z polerowanej stali nierdzewnej

ZASTOSOWANIE: Prysznic bezpieczeństwa pozwala przepłukać całe ciało z góry. Zintegrowana myjka do oczu pozwala przepłukać oczy delikatnym strumieniem. Urządzenia działają niezależnie od siebie.

URUCHAMIANIE: Prysznic uruchamia się poprzez pociągnięcie za sztywne cięgno ze stali nierdzewnej. Pozostaje on w pozycji otwartej, aż do ręcznego zamknięcia. Myjka do oczu uruchamia się na dwa sposoby. Myjka do oczu również pozostaje w pozycji otwartej, aż do ręcznego zamknięcia.

Opcja **PED** oznacza, że oczomyjkę można uruchamiać na dwa sposoby:

1. Naciskając ręką lub łokciem klapkę-dźwignię i pchając ją do przodu. Klapka ta znajduje się po prawej stronie misy oczomyjki, bezpośrednio na zaworze półcałowym.
2. Naciskając nogą stalowy pedał na rysunku obok. Pedał ten jest połączony łańcuchem z klapką na zaworze i opuszcza ją w dół.

WYKONANIE: Urządzenie wykonane jest w całości z polerowanej kwasoodpornej stali nierdzewnej. Podstawa mocująca do podłogi wykonana jest blachy aluminiowej o grubości 10 mm, malowanej proszkowo na szaro.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ: Zintegrowane urządzenie wymaga podłączenia do sieci wodnej w jednym z dwóch możliwych miejsc:

1. możliwość - na wysokości 94 cm od posadzki - do gwintu wewnętrznego 1/2 cala lub
2. możliwość - na samej górze do pionowej rury - do gwintu wewnętrznego 1 cal

Wybór miejsca podłączenia polega na wykręceniu korka - zatyczki. Podłącza się jedynie do zimnej wody.

PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI: Wykorzystana woda z prysznica spada na posadzkę. Wykorzystana woda z myjki do oczu odprowadzana jest poprzez pionową rurę będącą konstrukcją w dół. Na wysokości 23 cm znajduje się trójnik, przez który można podłączyć urządzenie do kanalizacji. Zaleca się przy tym wykonanie na przyłączy syfonu. Trójnik odprowadzający posiada gwint wewnętrzny jednocalowy.

MOCOWANIE DO PODŁOGI: Podstawa o średnicy 23 cm posiada wpusty na śruby oraz otwór, ich średnica to 9 mm. Zalecany jest montaż do podłogi w co najmniej 3 miejscach. Śruby nie są załączone. **ZNAK BHP:** Załączony do kompletu wraz z opaskami mocującymi do rury i zaczepami. Zawiera dodatkowo instrukcję obsługi dla prysznica oraz dla myjki do oczu, naturalnie wszystko w polskim języku. Format A4 - sztywna tabliczka z PVC.




INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ DTR PB 02PED




numer	WYKAZ ELEMENTÓW	
①	Rura o długości 580 mm – 3 szt.	☐
②	Rura o długości 460	☐
③	Trójnik 1"	☐
④	Korek 1" – 1 szt.	☐
⑤	Mufa 1"	☐
⑥	Czasza prysznica	☐
⑦	Zawór prysznica z ramieniem i ciągnem	☐
⑧	Moduł myjki do oczu z misą	☐
⑨	Stopka z pedałem nożnym i fatucchem	☐
⑩	Podstawa montowana do podłogi	☐
⑪	Tabliczka informacyjna z opaskami	☐

- 3 WPUSTY NA KOTWY

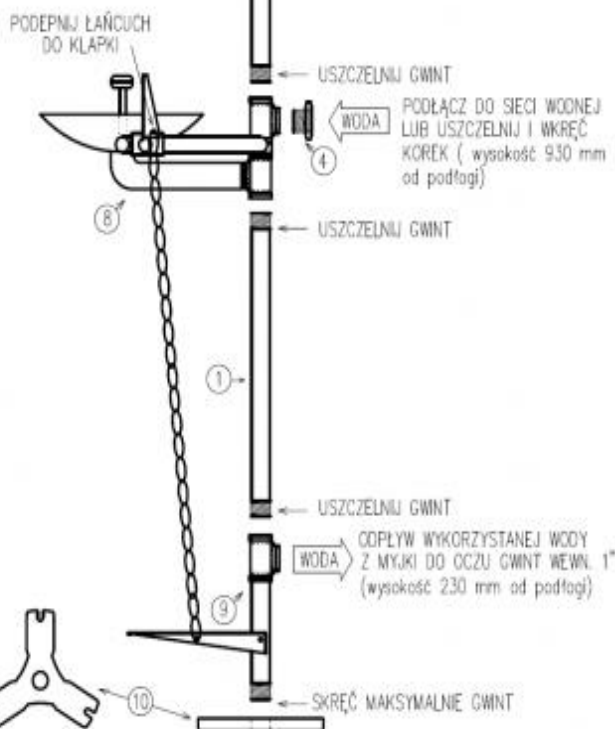

biuro@greenservice.pl
71 716 02 00
71 716 02 07
71 723 21 43

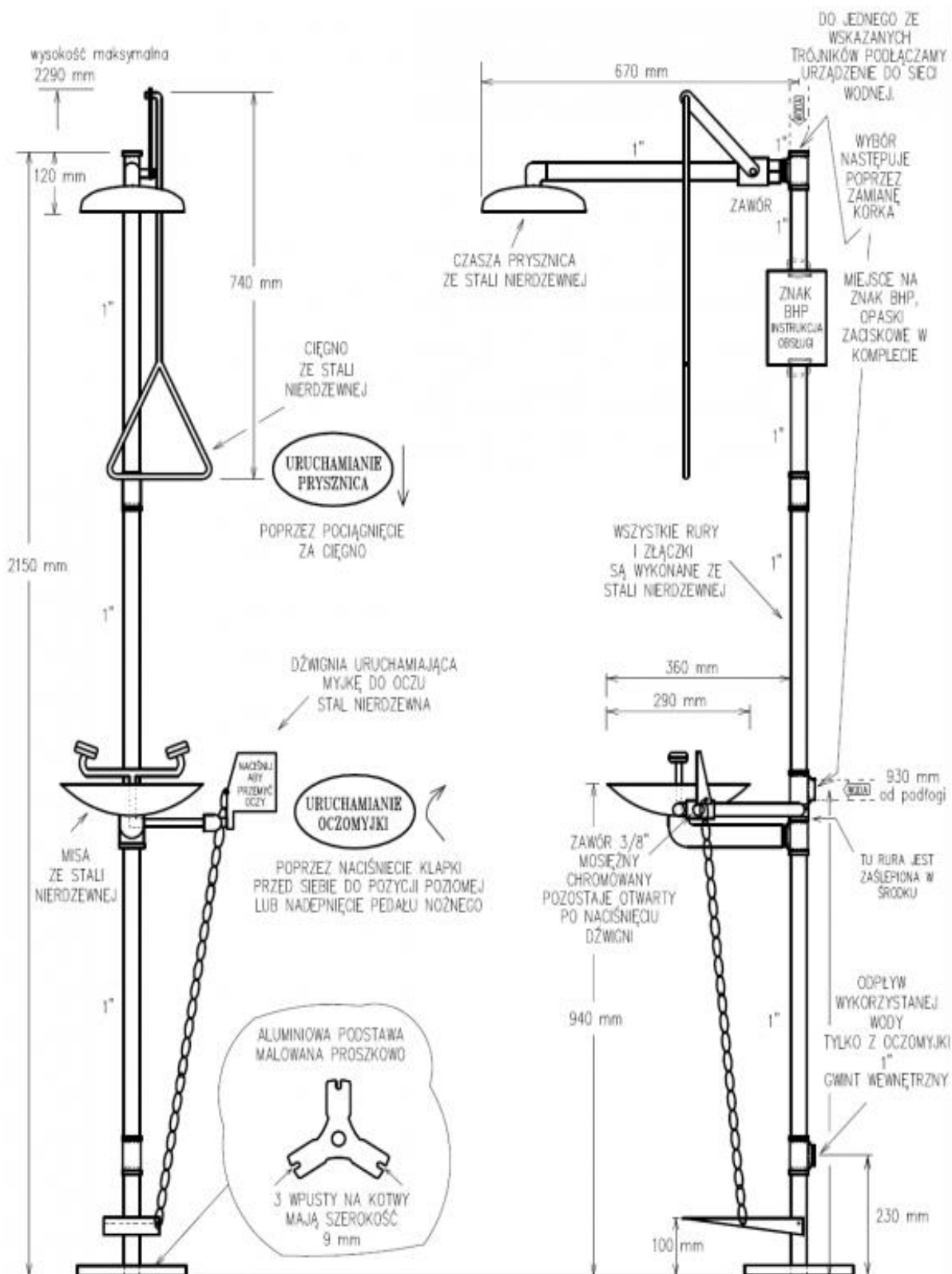

Producent: GRABEXIM, Michał Grabowski